



1. UYGULAMA

1.1. NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

- Gönderilen numunelerin yapısal bütünlüğünün bozulmamış olması gerekmektedir.
- Malzemeler orijinal ambalajında veya dökülme, yırtılma, akma riski taşımayan uygun plastik torba, poşet cam veya plastik kavanoz ve şişelerde gönderilmelidir.
- Numune gönderilen ambalaj materyalleri hiç kullanılmamış (temiz) olmalıdır.
- Analize gönderilecek numune miktarı tarafınıza bildirilen Fiyat Teklif Formundaki (F01-PR02) miktardan az olamaz.
- Hammadde ve son ürün aynı ambalaj içerisinde gönderilmemelidir.
- Numune alımında kullanılan aletler ve numune kapları steril olmalıdır. (Analiz sonucunun etkilenmemesi adına yeni malzemeler kullanılmadığı.) Steril kapta gönderilmeyen numunelerin sorumluluğu analizi talep eden kişi-kurum/kuruluşa aittir.
- Numunelerin nemden etkilenmemesi adına ambalajları sıkıca kapatılmalıdır.
- Mikrobiyolojik analiz için alınan numunelerin alındığı andaki sıcaklığı ölçülerek kaydedilmeli ve numune gönderimi aşamayınca ölçülen sıcaklık tarafımızla paylaşılmalıdır.
- Işıktan etkilenen analizler için numunede kullanılacak ambalaj materyali koyu renkli seçilmelidir.
- Mikrobiyolojik ve Moleküler Biyoloji analizleri için gönderilecek numunelerde kontaminasyonu engellemek adına orijinal ambalajla gönderilmesi gerekmektedir.
- Soğuk zincir kırılmadan analize alınması gereken numuneler soğuk zincir nakil kaplarında gönderilmelidir.
- Dondurulmuş ürünlerde -18 ± 3 °C, soğukta muhafaza edilmesi gereken numuneler $+4\pm 2$ °C, soğuk muhafaza gerekmeyen numuneler $+22\pm 3$ °C aralığında laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir.
- Orijinal ambalajla gönderilmeyen numunelerin üstlerine numunenin bilgilerini içeren etiketler hazırlanıp yapıştırılmalıdır. Numune üstüne ekstra bilgilendirme yazıları yazılmamalıdır.
- Numunenin geldiği kutu içerisinde tarafınıza iletilen analiz talep formumuzun firma tarafından doldurulması gereken yerleri eksiksiz doldurulup gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde numune analize alınmayacaktır.
- Ağır metal / mineral analizleri için numuneler plastik ambalaj içinde olmalıdır.
- Kargo ile gönderilecek numunelerin hafta sonunda laboratuvara ulaşacak şekilde gönderilmemesine dikkat edilmelidir. Numuneler laboratuvara hafta başında veya hafta içinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.

Laboratuvara gelen numunelerde “Numune Kabul Kriterleri”nde belirtilen şartların tam sağlanmadığı durumlarda, analizi talep eden kişi-kurum/kuruluş ile irtibata geçilir. İrtibat içinde olunan taraf durum hakkında bilgisi olmasına rağmen yine de analizin yaptırılmasını istemesi halinde Feragat Beyan Formu F06-P17 doldurularak tarafımıza iletmesi beklenir ve daha sonra analize başlanılır. Numunenin analiz sonuçlarındaki sapmalardan laboratuvar sorumlu değildir ve analizi talep eden kişi-kurum/kuruluş laboratuvarın sözleşmede belirtilen yükümlülükleri konusunda feragat etmiş sayılır. Bu feragat “Muayane ve Analiz Raporu” nda açıklamalar kısmında belirtilir.